



내 소중한 organoid, 어떻게 다루시겠습니까?

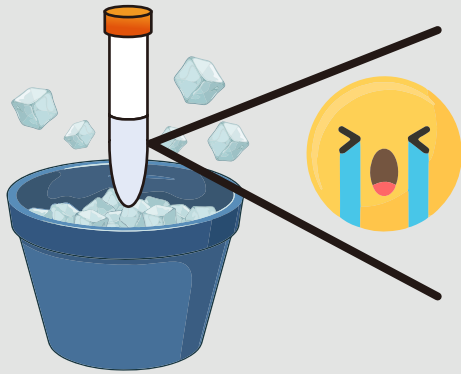

60min Incubation

VS.

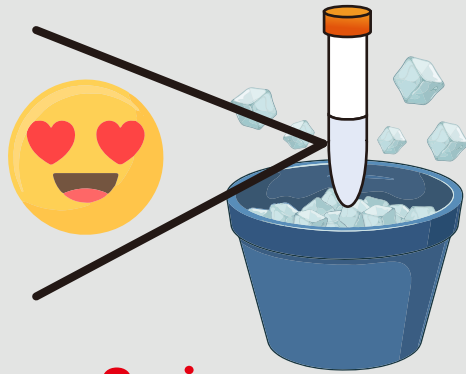

2min Incubation

01 > 사용자들의 생생한 후기

실험시간이 단축돼서 좋았어요

Incubation 시간이 짧아서
Sub Culture 후에도 Organoid
Viability가 좋았어요

iPSC 2D Culture 후
Sub Culture에 사용해봤는데
Cell이 아주 잘 자랐어요




03 > Order Information

Cat#	Name	Size
MS04-100	ViroGel® organoid	100mL
MS04-500	Recovery Solution	500mL


02 > 간단한 Protocol

Use directly from
4°C refrigerator

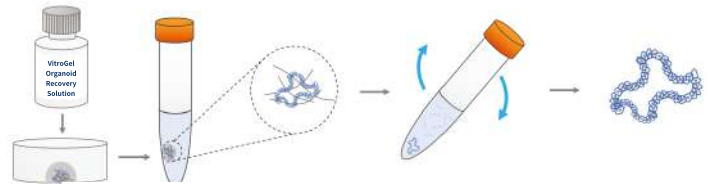

1 Add recovery solution to cells and transfer to a tube

2 Rock tube for 2 minutes and centrifuge

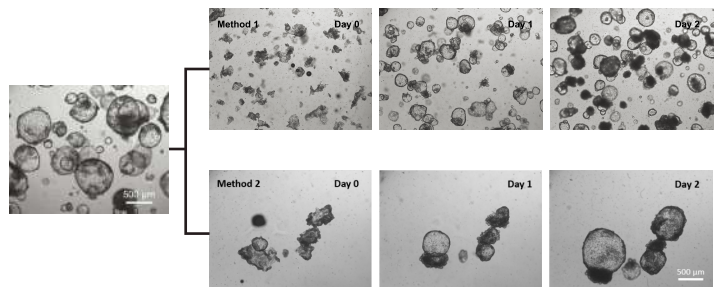

Method 1: Re-suspend organoid in ViroGel Recovery Solution by pipetting to break organoids into small fragments for sub-culture/expansion.
Method 2: Rocking the tube with organoids and ViroGel Organoid Recovery Solution mixture without using a pipette to harvest the intact organoids.